


デバイスマネージャの確認

1. a) Windows XP やクラシック表示の場合

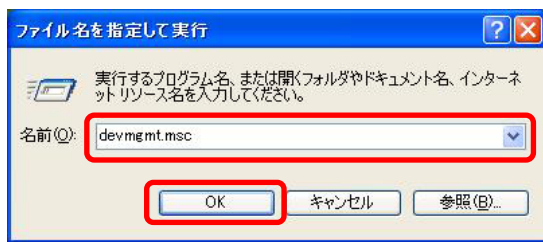

“スタート”メニュー→“ファイル名を指定して実行”をクリックします。

“名前”欄に“devmgmt.msc”と入力し，“OK”をクリックします。

→ “2”へ進みます。

b) Windows Vista / 7 の場合




スタートメニューの“検索ボックス”に“devmgmt.msc”と入力し，“Enter”キーを押します。

（“デバイス”と入力して検索することもできます。）

“管理コンソール画面”が表示された場合は，“続行”をクリックします。


→ “2”へ進みます。

2.

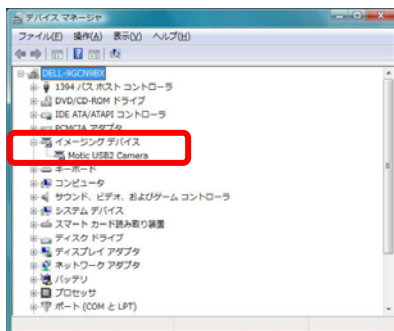

“デバイスマネージャ”ウィンドウが開きます。“イメージングデバイス”項目の右横のボタンが“▷”または“+”であれば、クリックしてください。左図のように“MoticUSB Camera”と表示されれば正しく認識されています。この場合は、ドライバのインストールは完了していますので、もう一度キャプチャウィンドウより画像表示を確認してください。

3.

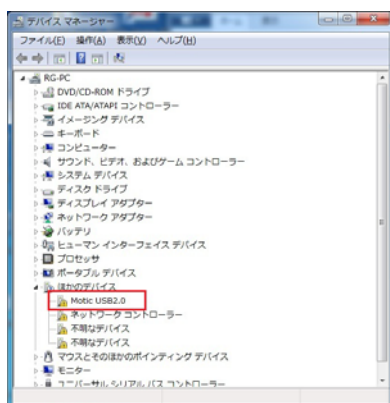

“ほかのデバイス”や“不明なデバイス”として“！”マーク付きで認識されている場合はドライバをインストールします。

注記：画面はこのままで、USBのケーブルを抜いたときに消えるものがカメラに対応しています。

■ 検索しないでインストールする（Windows Vista / 7 / 8 / 10 の場合）


注記：ウィザードが立ち上がらない場合は、デバイスマネージャを確認します **→ P. 3**

1.



“コンピュータを検索してドライバーソフトウェアを検索します” をクリックします。

2.

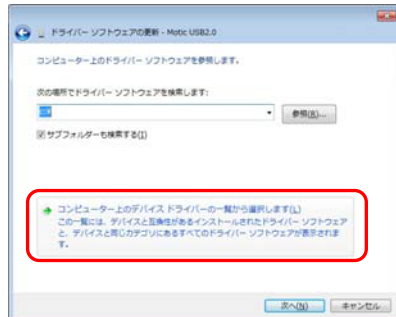


“コンピュータ上のデバイスドライバーの一覧から…” をクリックします。

3.



一覧からイメージングデバイスをクリックして選択し、“次へ” ボタンをクリックします。

4.

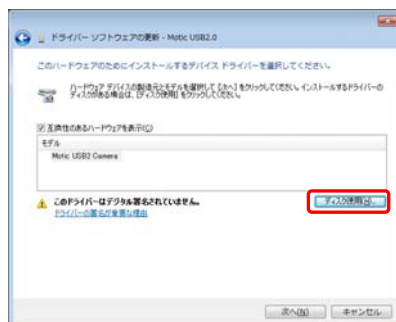


“ディスク使用” ボタンをクリックします。

5.



“参照” ボタンをクリックします。

6.

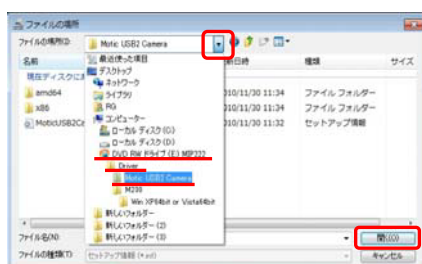

“ファイルの場所” リストボックスから CD 中の Driver フォルダにある “Motic USB Camera” フォルダを選択し、“開く” ボタンをクリックします。

7.



“OK” ボタンをクリックします。

8.



“次へ” ボタンをクリックします。


注記：この後エラーが表示されインストールできない場合は“7”で“Motic USB Camera”フォルダの下フォルダを選択するとインストールできる場合があります。
選択するフォルダは下記となります。

32bit Windows の場合 → “x86” フォルダ

64bit Windows の場合 → “amd64” フォルダ


32bit / 64bitの確認方法 → **P. 19**

9.

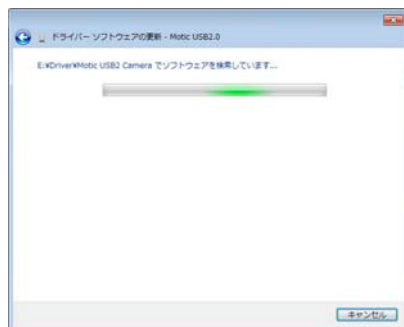

コンピュータにファイルがコピーされています。

10.

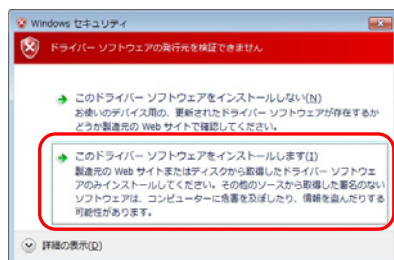

Windows セキュリティ画面が表示された場合は、“このドライバーソフトウェアをインストールします”をクリックします。

11.



インストール終了画面が表示されていることを確認し
“閉じる” ボタンをクリックします。

Windows32bit / 64bit の確認

1.



クリック

“スタート”メニュー→“コントロールパネル”→“システムとセキュリティ”→“システム”の順にクリックします。


または、スタートメニューの“検索ボックス”に“システム”と入力すると“コントロールパネル”内のシステムと検索されます。

2.



表示されるウィンドウの“システムの種類”欄を確認します。

ソフトウェアの設定

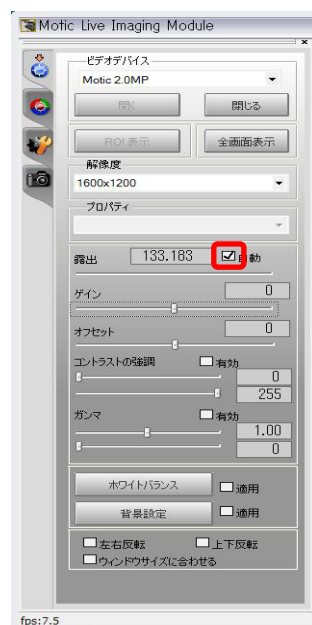

“Moitc Live Imaging Module”のコントロールパネルで明るさの調整を行います。

“露出→自動”のチェックを外すとスライダが表示されますので、マウスで左右に動かし調整します。