

## デジタルマイクロ스코プ・Moticam の Windows Vista® / Windows®7 対応について




(株)島津理化

デジタルマイクロ스코プ・Moticam の Windows Vista® / Windows®7 対応機種は，ソフトウェア Motic Images Plus 2.2S または 2.3S，各対応ドライバをインストールすれば，これらの OS で使用することができます。

ソフトウェアのダウンロード（無償）はこちら <http://www.shimadzu-rika.co.jp/kyoiku/download/index.html>

Windows Vista® / Windows®7 対応機種は下記をご参照ください。

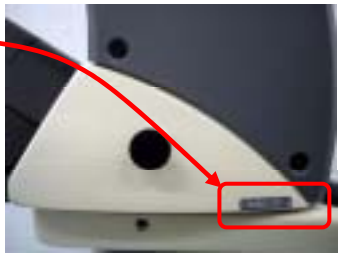


## デジタルマイクロ스코プ

シリーズ	識 別		デバイス 1	Vista / 7 対応状況 (32bit/64bit)
<b>DMBA210 / 310</b> 		全機種	USB2 Camera	対応機種
<b>DMBA200 / 300</b> 	光路切換えツマミ下に貼付されているラベル(またはデバイス) 	“ DMBA XXX b ” のラベルがあるもの。	USB2 Camera	対応機種
		“ DMBA XXX a ” のラベルがあるもの。	MC Camera V3	対応機種 ファームウェアのアップデート(無償)推奨 ( 3 )
		“ DMBA XXX ” のラベルがないもの。	MC Camera	そのままでは対応できません。 預かり部品交換で対応可能。(有償 4)

シリーズ	識別	デバイス 1	Vista / 7 対応状況 (32bit/64bit)	
<b>GLB - B1500TBIT シリーズ</b> 	背面の銘板シールの形式 (またはデバイス) 	GLB - B1500MBITb	M230	対応機種
		GLB - B1500MBITaN	AD640	そのままでは対応できません。 預かり部品交換で対応可能。(有償 4)
		GLB - B1500MBITa	3# Capture	
		GLB - B1500MBIT		
<b>GLB - S600MBIT シリーズ</b> 	背面の銘板シールの形式 (またはデバイス) 	GLB-S600MBITVb	M230	対応機種
		GLB-S600MBITVN	AD640	そのままでは対応できません。 預かり部品交換で対応可能。(有償 4)
		GLB-S600MBITV	3# Capture	
		GLB-S600MBIT	2C Capture	対応できません。
		GLB-S600MBITL	M352	
<b>STZ - 40TBIT シリーズ</b> 	側面の銘板シールの形式 (またはデバイス) 	STZ-40TBITb	M230	対応機種
		STZ-40TBITaN	AD640	そのままでは対応できません。 預かり部品交換で対応可能。(有償 4)
		STZ-40TBITa	3# Capture	
		STZ-40TBIT		

シリーズ	識別		デバイス 1	Vista / 7 対応状況 (32bit/64bit)
<b>VCT-VBIT シリーズ</b> 	背面の銘板シールの形式 (またはデバイス) 	VCT-VBITVb	M230	対応機種
		VCT-VBITVN	AD640	
		VCT-VBITV	3# Capture	そのままで対応できません。 預かり部品交換で対応可能。(有償 4)
		VCT-VBIT	2C Capture	

### Moticam

シリーズ	識別		デバイス 1	Vista / 7 対応状況 (32bit/64bit)
<b>Moticam480 / 480N</b> 	シリアルナンバー (またはデバイス) 	シリアル末尾に“a”のあるもの	M230	対応機種
		シリアル末尾にアルファベットのないもの	AD640 3# Capture	
<b>Moticam350</b> 	形式	Moticam350	2C Capture	対応できません。

シリーズ	識別		デバイス 1	Vista / 7 対応状況 (32bit/64bit)
<b>Moticam1000 / 2000</b> 	シリアルナンバー (またはデバイスID)  	シリアル末尾に “ b ” または “ c ” のあるもの	USB2 Camera	対応機種
		シリアル末尾に “ a ” のある もの	MC Camera V3	対応機種 ファームウェアのアップデート(無償)推奨 ( 3 )
		シリアル末尾にアルファ ベットの無いもの	MC Camera	対応できません。
<b>Moticam2300 / 2500</b> 		全機種	USB2 Camera	対応機種
<b>MoticamPro282B / 285B</b> 		全機種	USB2 Camera	対応機種

- 1 デバイスはデバイスマネージャより確認できます。確認方法はこちら <http://www.shimadzu-rika.co.jp/kyoiku/download/trouble.html>
- 2 USB コントローラに「Intel(R) 5 Series / 3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller」を使用しているモデルは、応答速度が非常に遅くなることが確認されております。(デバイスマネージャより確認。確認方法は 1 と同じ。) インテル® 5 シリーズ・チップセットを使用しているパソコンが該当します。(2011年7月現在)
- 3 ファームウェアのアップデート方法はこちら→<http://www.shimadzu-rika.co.jp/kyoiku/download/firmware.html>
- 4 有償の部品交換対応をご希望の場合は、機器をご購入いただいた代理店、または弊社までご相談ください。