

## デジタルマイクロスコープ・Moticam の Windows Vista® / Windows®7 / ®8 / ®10 対応について




(株)島津理化

デジタルマイクロスコープ・Moticam の Windows Vista® / ®7 / ®8 / ®10 対応機種は、ソフトウェア Motic Images Plus 2.4S (Ver2.2.2以降 最新は Ver2.4.0), 各対応ドライバをインストールすれば、これらの OS で使用することができます。

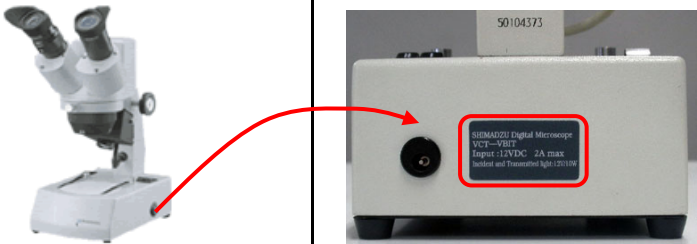
ソフトウェアのダウンロード (無償 Ver2.4.0) はこちら → <http://www.shimadzu-rika.co.jp/kyoiku/download/index.html>

Windows Vista® / Windows®7 / ®8 / ®10 対応機種は下記をご参照ください。

### デジタルマイクロスコープ



シリーズ	識 別		デバイス ※1	Vista / 7 / 8 / 10 対応 (32bit/64bit)
<b>DMBA210 / 310</b> 		全機種	USB2 Camera	対応機種
<b>DMBA200 / 300</b> 	光路切換えツマミ下に貼付されているラベル (またはデバイス) 	“DMBA XXX b” のラベルがあるもの。	USB2 Camera	対応機種
		“DMBA XXX a” のラベルがあるもの。	MC Camera V3	対応機種 ファームウェアのアップデート (無償) 推奨 (※3)
		“DMBA XXX” のラベルがないもの。	MC Camera	そのままでは対応できません。 預かり部品交換で対応可能。(有償※4)

シリーズ	識 別		デバイス ※1	Vista / 7 / 8 / 10 対応 (32bit/64bit)
<b>GLB-B1500TBIT</b> シリーズ 	背面の銘板シールの形式 (またはデバイス) 	GLB-B1500MBITb	M230 又は M240	対応機種
		GLB-B1500MBITaN	AD640	そのままでは対応できません。 預かり部品交換で対応可能。(有償※4)
		GLB-B1500MBITa	3# Capture	
		GLB-B1500MBIT		
<b>GLB-S600MBIT</b> シリーズ 	背面の銘板シールの形式 (またはデバイス) 	GLB-S600MBITVb	M230 又は M240	対応機種
		GLB-S600MBITVN	AD640	そのままでは対応できません。 預かり部品交換で対応可能。(有償※4)
		GLB-S600MBITV	3# Capture	
		GLB-S600MBIT	2C Capture	対応できません。
		GLB-S600MBITL	M352	
<b>STZ-40TBIT</b> シリーズ 	側面の銘板シールの形式 (またはデバイス) 	STZ-40TBITb	M230 又は M240	対応機種
		STZ-40TBITaN	AD640	そのままでは対応できません。 預かり部品交換で対応可能。(有償※4)
		STZ-40TBITa	3# Capture	
		STZ-40TBIT		

シリーズ	識別		デバイス ※1	Vista / 7 / 8 / 10 対応 (32bit/64bit)
<b>VCT-VBIT</b> シリーズ  	背面の銘板シールの形式 (またはデバイス)	VCT-VBITVb	M230 又は M240	対応機種
		VCT-VBITVN	AD640	そのままでは対応できません。 預かり部品交換で対応可能。(有償※4)
		VCT-VBITV	3# Capture	
		VCT-VBIT	2C Capture	対応できません。

## Moticam

シリーズ	識別		デバイス ※1	Vista / 7 / 8 / 10 対応 (32bit/64bit)
<b>Moticam480 / 480N</b>  	シリアルナンバー (またはデバイス)	シリアル末尾に“a”のあるもの	M230 又は M240	対応機種
		シリアル末尾にアルファベットのないもの	AD640 3# Capture	そのままでは対応できません。 預かり部品交換で対応可能。(有償※4)
<b>Moticam350</b>  	形式	Moticam350	2C Capture	対応できません。

シリーズ	識別		デバイス ※1	Vista / 7 / 8 / 10 対応 (32bit/64bit)
<b>Moticam1000 / 2000</b> 	シリアルナンバー (またはデバイスID)  	シリアル末尾に“b” または“c”のあるもの	USB2 Camera	対応機種
		シリアル末尾に“a”のある もの	MC Camera V3	対応機種 ファームウェアのアップデート (無償) 推奨 (※3)
		シリアル末尾にアルファ ベットの無いもの	MC Camera	対応できません。
<b>Moticam2300 / 2500</b> 		全機種	USB2 Camera	対応機種
<b>MoticamPro282B / 285B</b> ※2 		全機種	USB2 Camera	対応機種

※1 デバイスはデバイスマネージャより確認できます。確認方法はこちら→<http://www.shimadzu-rika.co.jp/kyoiku/download/trouble.html>

※2 USB コントローラに「Intel(R) 5 Series / 3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller」を使用しているモデルは、応答速度が非常に遅くなることが確認されております。(デバイスマネージャより確認。確認方法は※1 と同じ。)

インテル® 5 シリーズ・チップセットを使用しているパソコンが該当します。(2011年7月現在)

※3 ファームウェアのアップデート方法はこちら→<http://www.shimadzu-rika.co.jp/kyoiku/download/firmware.html>

※4 有償の部品交換対応をご希望の場合は、機器をご購入いただいた代理店、または弊社までご相談ください。