


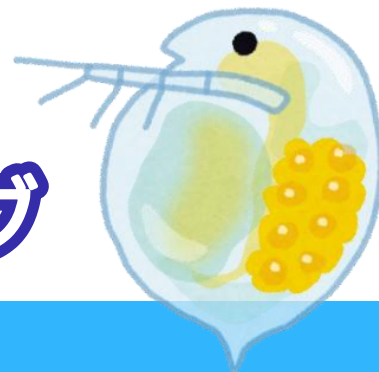

時計皿やホールスライドを使用するより、  
永く微生物が生きられます。




# 微生物観察用リング

このリングは、スライドガラスに粘着しやすく、  
微生物に有害な成分を出さないように、特別に調整  
し成形されたシリコンゴムを使用しています。




## 使用方法

ピンセット、または石鹼できれいに洗った水分のない指  
でリングを持ち、水分や油分のない清浄なスライドガラ  
スに置き、上から軽く押さえます。

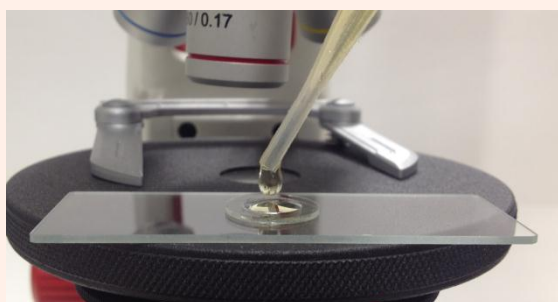

スライドガラスにリングが粘着しているのを確認したら、  
ピペットで微生物の入った飼育水をリング面より少し盛り  
上がるように入れてください。

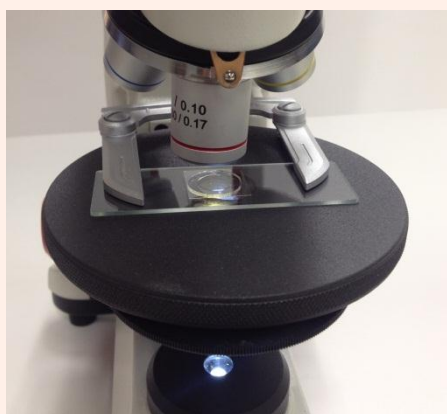

カバーガラスを上からかけ、検鏡します。

\* 適応する対物レンズは4~10×です。これ以上倍率が大きくなると  
作動距離が短いため、ピントが合わなかったり、標本と対物レンズ  
が衝突することがあります。

Cat.No	K22390-000
形名	微生物観察用リング
価格	¥2,500+税
内容	内径10mm : 15枚 内径5mm : 10枚
厚さ	約1mm
材質	シリコンゴム

【ご注意】  
観察の終わったリングは、  
破れないように丁寧に流  
水で洗い、ビニル袋やガ  
ラス容器に入れて保存し  
てください。

技術的なご相談は コールセンター  0120-376-673 FAX 03-6861-9419 E-mail soudan@shimadzu-rika.co.jp

**株式会社 島津理化** <http://www.shimadzu-rika.co.jp/>

支店 東京 TEL 03-5626-0210 大阪 TEL 06-6375-2551  
営業所 札幌 TEL 011-758-0788 仙台 TEL 022-380-8950  
名古屋 TEL 052-571-9166 広島 TEL 082-504-6120  
福岡 TEL 092-271-1418  
海外ビジネス推進部 TEL 03-6861-9401

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 6-1-8