




デジタルマイクロスコープ・Moticam の Windows Vista® / Windows®7 対応について

株式会社 島津理化



デジタルマイクロスコープ・Moticam の Windows Vista® / Windows®7 対応機種は、ソフトウェア Motic Images Plus 2.2S または 2.3S、各対応ドライバをインストールすれば、これらの OS で使用することができます。

ソフトウェアのダウンロード（無償）はこちら → <http://www.shimadzu-rika.co.jp/kyoiku/download/index.html>
Windows Vista® / Windows®7 対応機種は下記をご参照ください。

デジタルマイクロスコープ

シリーズ	識 別		デバイス ※1	Vista / 7 対応状況 (32bit/64bit)
DMBA210 / 310 		全機種	USB2 Camera	対応機種
DMBA200 / 300 	光路切換えツマミ下に貼付されているラベル（またはデバイス） 	“DMBA XXX b” のラベルがあるもの。	USB2 Camera	対応機種
		“DMBA XXX a” のラベルがあるもの。	MC Camera V3	対応機種 ファームウェアのアップデート（無償）推奨（※3）
		“DMBA XXX” のラベルがないもの。	MC Camera	そのままでは対応できません。 預かり部品交換で対応可能。（有償※4）

シリーズ	識別	デバイス ※1	Vista / 7 対応状況 (32bit/64bit)	
GLB-B1500TBIT シリーズ 	背面の銘板シールの形式 (またはデバイス) 	GLB-B1500MBITb	M230 又は M240	対応機種
		GLB-B1500MBITaN	AD640	
		GLB-B1500MBITa	3# Capture	そのままでは対応できません。 預かり部品交換で対応可能。(有償※4)
		GLB-B1500MBIT		
GLB-S600MBIT シリーズ 	背面の銘板シールの形式 (またはデバイス) 	GLB-S600MBITVb	M230 又は M240	対応機種
		GLB-S600MBITVN	AD640	そのままでは対応できません。 預かり部品交換で対応可能。(有償※4)
		GLB-S600MBITV	3# Capture	
		GLB-S600MBIT	2C Capture	対応できません。
		GLB-S600MBITL	M352	
STZ-40TBIT シリーズ 	側面の銘板シールの形式 (またはデバイス) 	STZ-40TBITb	M230 又は M240	対応機種
		STZ-40TBITaN	AD640	そのままでは対応できません。 預かり部品交換で対応可能。(有償※4)
		STZ-40TBITa	3# Capture	
		STZ-40TBIT		

シリーズ	識別		デバイス ※1	Vista / 7 対応状況 (32bit/64bit)
VCT-VBIT シリーズ 	背面の銘板シールの形式 (またはデバイス) 	VCT-VBITVb	M230 又は M240	対応機種
		VCT-VBITVN	AD640	そのままでは対応できません。 預かり部品交換で対応可能。(有償※4)
		VCT-VBITV	3# Capture	
		VCT-VBIT	2C Capture	対応できません。

Moticam

シリーズ	識別		デバイス ※1	Vista / 7 対応状況 (32bit/64bit)
Moticam480 / 480N 	シリアルナンバー (またはデバイス) 	シリアル末尾に“a”のあるもの	M230 又は M240	対応機種
		シリアル末尾にアルファベットのないもの	AD640 3# Capture	そのままでは対応できません。 預かり部品交換で対応可能。(有償※4)
Moticam350 	形式	Moticam350	2C Capture	対応できません。

シリーズ	識別		デバイス ※1	Vista / 7 対応状況 (32bit/64bit)
Moticam1000 / 2000 	シリアルナンバー (またはデバイスID)  	シリアル末尾に“b” または“c”のあるもの	USB2 Camera	対応機種
		シリアル末尾に“a”のある もの	MC Camera V3	対応機種 ファームウェアのアップデート(無償)推奨 (※3)
		シリアル末尾にアルファ ベットの無いもの	MC Camera	対応できません。
Moticam2300 / 2500 		全機種	USB2 Camera	対応機種
MoticamPro282B / 285B ※2 		全機種	USB2 Camera	対応機種

※1 デバイスはデバイスマネージャより確認できます。確認方法はこちら→<http://www.shimadzu-rika.co.jp/kyoiku/download/trouble.html>

※2 USB コントローラに「Intel(R) 5 Series / 3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller」を使用しているモデルは、応答速度が非常に遅くなることが確認されております。(デバイスマネージャより確認。確認方法は※1 と同じ。)

インテル® 5 シリーズ・チップセットを使用しているパソコンが該当します。(2011年7月現在)

※3 ファームウェアのアップデート方法はこちら→<http://www.shimadzu-rika.co.jp/kyoiku/download/firmware.html>

※4 有償の部品交換対応をご希望の場合は、機器をご購入いただいた代理店、または弊社までご相談ください。