

流水の働き実験器 WP-100



新学習指導要領対応
小学校5年「流れる水
の働きと土地の変化」



**付属の流路型を使い水が
流れる道を作ります。
グループ毎に同じ条件で
実験することができます。**

- 流路の内側と外側にフラッグを立て、砂が削られる様子を観察します。
- クリアBOXに1セットずつ収納できるため、保管・管理も便利です。





流水の働き実験器 実験例

実験動画
はこちら



容器などの部材をセットします

容器などの部材をセットします。



シャベルで砂を平らにならします。



ガイドに沿って溝を作ります

ガイドに沿って溝を作ります。



流れる水の速さで砂が削られる様子を観察できます。



静かに水を注ぎます。
※ボトルには目盛がついているので、流れる水の量を一定にすることができます。



カーブの頂点付近と、その反対側に旗を立てます

カーブの頂点付近とその反対側に旗を立てます。

Cat.No	148-205
品 名	流水の働き実験器 WP-100
価 格	¥30,900 (税込¥33,990)
大きさ	収納ケース：W550×D400×H200mm
構成品	収納ケース 砂：3L 傾斜プレート 水量調整枠 ゴムシート 水受 500mlボトル プラスチックフラッグ シャベル 流路型

理科製品に関する技術的なご相談は島津理化 HP お問い合わせフォームから <https://www.shimadzu-rika.co.jp/contact/index.html>



株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東 京 TEL 03-6854-0210 札 幌 TEL 011-758-0788
仙 台 TEL 022-380-8950
西日本営業部 大 阪 TEL 06-6454-3133 名古屋 TEL 052-857-9176
福 岡 TEL 092-271-1418
理化教育事業部 TEL 03-6854-0274 海外事業部 TEL 03-6854-0261

本 社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル