

# 雨水の浸み込み方実験器 RAI-3

3種類の異なる砂で水の浸み込み方を観察。

土の粒の大きさに水がしみ込み方が違うことを観察することができます。

新学習指導要領対応

小学校4年「雨水の行方と地面の様子」



- 収納ケースつきで管理が簡単です。
- 実験が短時間で終わるため児童が飽きない設計です。
- 実験に必要なものが全て含まれています。



粒大



粒中



粒小



## 雨水の浸み込み方 実験例



ろ紙に砂を入れて準備します。



水をゆっくり入れます。



水がろ紙から落ちてくる時間を測ります。3種類の砂で同様に実験し、時間を違いを確認します。

Cat.No	148-500
品名	雨水の浸み込み方実験器 RAI-3
価格	¥16,600 (税込¥18,260)
大きさ	収納ケース : W400×D300×H120mm
構成品	収納ケース 砂の粒 : 小/500ml 中/500ml 大/500ml フィルタ100枚 プラスチックビーカー2個 穴あきカップ スプーン



理科製品に関する技術的なご相談は島津理化 HP お問い合わせフォームから <https://www.shimadzu-rika.co.jp/contact/index.html>



**株式会社 島津理化** <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東京 TEL 03-6854-0210 札幌 TEL 011-758-0788  
仙台 TEL 022-380-8950  
西日本営業部 大阪 TEL 06-6375-2551 名古屋 TEL 052-857-9176  
福岡 TEL 092-271-1418  
海外事業部 TEL 03-6854-0261

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル